

THLE-2细胞包被液 说明书

名称	THLE-2细胞包被液
英文	Cell coated fluid
货号	CSP133
规格	30ml
保存	4°C保存, 3个月有效
用途	仅供科研使用

【产品描述】

THLE-2细胞包被液是专门为 THLE-2设计的一款包被液。以该细胞基础培养基为溶剂, 添加有重组人纤连蛋白、鼠胶原蛋白 I、牛血清白蛋白, 无其他添加剂。作为细胞培养基质, 提高细胞贴壁率。

本产品为已配制好的包被液, 并经过滤除菌处理, 可以直接用于这两款细胞的培养。

【操作说明】（仅供参考）

1) 按照下表加入不同培养瓶包被时推荐的包被液量:

	包被液 (ml)
T-25	2.0
T-75	6.0

2) 晃动培养瓶使包被液均匀铺满培养瓶底, 随后将培养瓶放置 37°C培养箱过夜孵育;

3) 使用前, 取出包被液, 用 PBS 溶液润洗两到三次, 加入培养基和细胞即可。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作, 避免污染;
- 2、该包被液偏酸性, 加入细胞前一定要用 PBS 润洗;
- 3、操作时, 请穿实验服并戴一次性手套及口罩;
- 4、仅供科研使用。