

支原体预防试剂（2000×）

说明书

名称	支原体预防试剂（2000×）
英文	Mycoplasma preventive Reagent (2000×)
货号	CSP243
规格	1ml/5ml
保存	-20° C 保存 18 个月
用途	仅供科研使用

【产品描述】

支原体预防试剂 2000×，为抗生素混合物，通过干扰支原体 DNA 复制、修复、转录和蛋白合成，达到预防支原体污染的目的。本品对支原体具有超强的抑制能力，而且对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌和非典型微生物如衣原体和军团菌等也具有抑菌活性。毒性小，只针对微生物污染物，不会对动物细胞造成损伤。

【操作说明】

将支原体预防试剂（2000×）从冰箱中拿出后解冻，按照 1:2000 的比例加入细胞培养液中，具体使用方法与细胞培养过程中添加双抗的方法一致。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。