

培养箱水盘抑菌剂说明书 (CSP091)

【产品描述】

本产品专门用于抑制和清除培养箱水盘中的微生物,多种高效清除成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等微生物。本产品无色无味,作用完毕后分解为水和氧气,没有任何毒性和毒副产物,可替代 75%酒精和 84 消毒液等有刺激性气味或易腐蚀的消毒试剂,可适用于细胞培养箱水盘的日常杀菌处理。

【使用方法】

- 1、首先将培养箱内的水盘清理干净,建议使用培养箱除菌剂或者 75%酒精等消毒溶液擦拭表面;
- 2、在处理过的水盘中加入正常体积的无菌水,按照 1:100 比例加入水盘抑菌剂(例如 1L 无菌水加入 10ml 水盘抑菌剂);
- 3、再添加无菌水时按照同样的比例加入水盘抑菌剂即可;
- 4、建议 7-10 天处理一次。

【注意事项】

- (1) 本产品安全无毒,无刺激性,但是在使用过程中建议佩戴口罩和乳胶手套,避免和皮肤黏膜接触,如果接触请立即用大量清水冲洗。
- (2) 污染严重时期或者梅雨季节时,可适当增加用量。
- (3) 本产品也可以用于其他容器中自来水、纯水、灭菌水的除菌。
- (4) 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
- (5) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

【保存条件】

常温保存,有效期 24 个月。